



ООО "Новохим" 634063, г. Томск, ул. Березовая 2/2 стр. 7, тел.: (3822) 32-55-33 E-mail: info@novochem.ru,
Web: <http://novochem.ru>

Инструкция по применению средства «Альдофикс» ТУ 2499-009-67017122-2013

«Альдофикс» - Готовый раствор для применения

1. Для бальзамации: «Альдофикс» применяется для сосудистой и полостной бальзамации трупов для наложения масок на лицо и руки трупа.

Бальзамация проводится путем введения раствора под давлением столба жидкости в магистральную артерию (сосудистая), путем инъекционного введения в мягкие ткани (инфильтрационная), помещения в полости тела (полостная), наложение компрессов на участки тела (поверхностное бальзамирование).

2. Для хранения музейных экспонатов. «Альдофикс» применяется в качестве раствора (аналога раствора формалина) в котором хранятся влажные музейные анатомические экспонаты: органы, части тела, очаговые болезненные объекты, так же раствор пригоден для перезаливки уже имеющихся, хранящихся в растворе формалина, экспонатов.

В емкость для хранения помещается и фиксируется экспонат (влажный препарат), затем заливается средство «Альдофикс», таким образом, чтобы экспонат был полностью покрыт средством. Для перезаливки – экспонат и емкость для хранения хорошо промываются водой, в емкость помещается экспонат и заливается средство «Альдофикс».

3. Для транспортировки операционного биоматериала. «Альдофикс» применяется в качестве фиксирующего, дезинфицирующего и препятствующего разложению биоматериала средства (безвредный аналог раствора формалина) при складировании и транспортировке операционного биоматериала в хирургических отделениях больниц и других медицинских учреждениях.

Весь операционный материал помещается в специальный контейнер и по аналогии с раствором формалина заливается средством «Альдофикс».

4. Для приготовления и хранения учебных влажных анатомических препаратов. «Альдофикс» применяется в качестве раствора, в котором готовятся и хранятся препараты частей тела и внутренних органов, а также трупы в учебных заведениях.


В специальную емкость заливается средство «Альдофикс», куда затем помещаются анатомические препараты. По мере экстрагирования красящих веществ и окраски базового раствора, раствор нужно заменять на свежий – прозрачный и бесцветный.

5. Для фиксации гистологических образцов. «Альдофикс» применяется в качестве фиксатора в тонкослойной гистологии. «Альдофикс» обладает коррозионной активностью, не дает фона при окраске и подходит для приготовления образцов для последующих иммуногистохимических исследований.

Гистологические образцы покрывают специальной пластиной, смоченной в фиксирующем растворе, сверху накрывают предметным стеклом и помещают в средство «Альдофикс» на 12 часов.

После вскрытия упаковки раствор средства «Альдофикс» необходимо использовать в течение 2х месяцев. После вскрытия упаковки «Альдофикс» необходимо хранить при температуре от 0 до 30 °С, вдали от прямых солнечных лучей.

Главный инженер



А.С. Князев

